

附件 1

2021 年第一期食品快速检测产品评价结果汇总表

序号	快检产品名称	生产厂家 ¹	方法类型	参数名称	评价盲样基质	技术要求			评价结果 ²		结论	备注
						定性临界值要求	假阴性率要求	假阳性率要求	假阴性率	假阳性率		
1	多菌灵快速检测卡	东莞森迈德	胶体金法	多菌灵	辣椒、黄瓜	2 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	批号：20210401
2	甲萘威快速检测试纸条	深圳易瑞	胶体金法	甲萘威	辣椒、小白菜、韭菜	辣椒：0.5 mg/kg； 韭菜：1 mg/kg； 小白菜：5 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	批号： 21SPN102200101S
3	多菌灵胶体金检测卡	广州瑞森	胶体金法	多菌灵	辣椒、黄瓜	2 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	批号：RS1-21100990
4	农药残留速测卡	广东恒度	卡片法	灭多威	韭菜、芹菜、小白菜	0.2 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	批号：KJ211908100907
				敌敌畏	韭菜、芹菜、小白菜	0.2 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	
				敌百虫	韭菜、芹菜、小白菜	0.1 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	
				丙溴磷	韭菜、芹菜、小白菜	0.5 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	
				克百威	韭菜、芹菜、小白菜	0.02 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	

5	农药残留速测试剂盒	广州万联	分光光度法	灭多威	韭菜、芹菜、小白菜	0.2 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	批号：25210928
				敌敌畏	韭菜、芹菜、小白菜	0.2 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	
				敌百虫	韭菜、芹菜、小白菜	0.1 mg/kg	≤5%	≤15%	3%	0%	符合	
				丙溴磷	韭菜、芹菜、小白菜	0.5 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	
				克百威	韭菜、芹菜、小白菜	0.02 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	13%	符合	
6	百菌清胶体金检测卡	广州瑞森	胶体金法	百菌清	小白菜、黄瓜、芹菜	5 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	批号：RS1-21101183
7	杀螟硫磷快速检测试纸条	深圳易瑞	胶体金法	杀螟硫磷	小白菜、菠菜、韭菜	0.5 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	批号： 21SPN072300104
8	水胺硫磷快速检测卡	广州万联	胶体金法	水胺硫磷	韭菜、菠菜、芹菜	0.05 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	批号：35210928
9	水胺硫磷快速检测试纸条	深圳易瑞	胶体金法	水胺硫磷	韭菜、菠菜、芹菜	0.05 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	批号： 21SPN061000108
10	呋喃西林代谢物快速检测试纸条(水产)	美正生物	胶体金法	呋喃西林代谢物	基围虾、草鱼	0.5 µg/kg	≤5%	≤5%	0%	0%	符合	批号：20210906
11	孔雀石绿快速检测试剂盒	深圳宝安康	胶体金法	隐性孔雀石绿	草鱼、大头鱼	2 µg/kg	≤1%	≤15%	0%	0%	符合	批号：2021100902

12	百睿™莱克多巴胺快速检测卡	广州万联	胶体金法	莱克多巴胺	牛肉、猪肉	0.5 µg/kg	≤5%	≤15%	3%	13%	符合	批号：35210830
13	呋喃西林代谢物快速检测测试纸条	深圳绿诗源	胶体金法	呋喃西林代谢物	基围虾、草鱼	0.5 µg/kg	≤5%	≤5%	0%	0%	符合	批号：20210901
14	金刚烷胺快速检测测试纸条	深圳绿诗源	胶体金法	金刚烷胺	鸡肉	2 µg/kg	≤5%	≤15%	3%	0%	符合	批号：20210901
15	组织中克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇三合一快速检测测试纸条-Easy prep™	深圳易瑞	胶体金法	克伦特罗	猪肉、牛肉	0.5 µg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	批号： 211ZZ1009010T01S
				莱克多巴胺	猪肉、牛肉	0.5 µg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	
				沙丁胺醇	猪肉、牛肉	0.5 µg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	
16	组织中喹乙醇代谢物快速检测测试纸条	深圳易瑞	胶体金法	喹乙醇代谢物	鸡肉、大头鱼、草鱼	4 µg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	批号：21T062200102
17	TRIPHIL™呋喃西林代谢物(组织)快速检测卡	深圳三方圆	胶体金法	呋喃西林代谢物	基围虾、草鱼	0.5 µg/kg	≤5%	≤5%	0%	0%	符合	批号：20210906B05B
18	呋喃它酮代谢物快速检测卡	美正生物	胶体金法	呋喃它酮代谢物	基围虾、草鱼	0.5 µg/kg	≤5%	≤5%	0%	0%	符合	批号：20210928

	测试纸条(水产)											
19	氯霉素快速检测试纸条	深圳绿诗源	胶体金法	氯霉素	花甲、基围虾、猪肉、鸡肉	0.1 µg/kg	≤1%	≤10%	0%	0%	符合	批号: 20210901
20	盐酸克伦特罗快速检测卡	广州万联	胶体金法	克伦特罗	牛肉、猪肉	0.5 µg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	批号: 35210825
21	呋喃西林代谢物快速检测试剂盒	深圳宝安康	胶体金法	呋喃西林代谢物	草鱼、基围虾	0.5 µg/kg	≤5%	≤5%	0%	0%	符合	批号: 2021100903
22	克伦特罗快速检测卡	深圳绿诗源	胶体金法	克伦特罗	猪肉、牛肉	0.5 µg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	批号: 20210901
23	^{TRIPHIL} 呋喃唑酮代谢物(组织)快速检测卡	深圳三方圆	胶体金法	呋喃唑酮代谢物	草鱼、基围虾	0.5 µg/kg	≤5%	≤5%	0%	0%	符合	批号: 20210902B05B
24	沙丁胺醇快速检测卡	广州万联	胶体金法	沙丁胺醇	猪肉、牛肉	0.5 µg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	批号: 35210713
25	莱克多巴胺快速检测卡	深圳绿诗源	胶体金法	莱克多巴胺	猪肉、牛肉	0.5 µg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	批号: 20210901
26	沙丁胺醇快速检测卡	深圳绿诗源	胶体金法	沙丁胺醇	猪肉、牛肉	0.5 µg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	批号: 20210901

27	氯霉素(组织)残留检测试纸条	北京勤邦	胶体金法	氯霉素	猪肉、鸡肉、基围虾、花甲	0.1 µg/kg	≤1%	≤10%	0%	0%	符合	批号: C211013A10GZ
28	氯霉素胶体金法快速检测试剂盒	深圳英思太	胶体金法	氯霉素	猪肉、鸡肉、基围虾、花甲	0.1 µg/kg	≤1%	≤10%	0%	0%	符合	批号: IST070120210908
29	呋喃唑酮代谢物快速检测试纸条	深圳绿诗源	胶体金法	呋喃唑酮代谢物	草鱼、基围虾	0.5 µg/kg	≤5%	≤5%	0%	0%	符合	批号: 20210901
30	呋喃唑酮代谢物快速检测试纸条(水产)	美正生物	胶体金法	呋喃唑酮代谢物	草鱼、基围虾	0.5 µg/kg	≤5%	≤5%	0%	0%	符合	批号: 20211015
31	孔雀石绿(MG)快速检测卡	广州瑞森	胶体金法	隐性孔雀石绿	草鱼、大头鱼	2 µg/kg	≤1%	≤15%	0%	0%	符合	批号: RS1-21100826
32	孔雀石绿快速检测卡	深圳绿诗源	胶体金法	隐性孔雀石绿	草鱼、大头鱼	2 µg/kg	≤1%	≤15%	0%	0%	符合	批号: 20210901
33	孔雀石绿快速检测卡	广州万联	胶体金法	隐性孔雀石绿	草鱼、大头鱼	2 µg/kg	≤1%	≤15%	0%	0%	符合	批号: 35210918
34	^{TRIPHIL} 孔雀石绿(组织)快速检测卡	深圳三方圆	胶体金法	隐性孔雀石绿	草鱼、大头鱼	2 µg/kg	≤1%	≤15%	0%	0%	符合	批号: 20210901B2B
35	呋喃妥因代谢物快速检测试纸条(水)	美正生物	胶体金法	呋喃妥因代谢物	基围虾、草鱼	0.5 µg/kg	≤5%	≤5%	0%	0%	符合	批号: 20210910

	产)											
36	孔雀石绿快速检测试纸条(水产)	美正生物	胶体金法	隐性孔雀石绿	草鱼、大头鱼	2 µg/kg	≤1%	≤15%	0%	0%	符合	批号: 20211018
37	氯霉素快速检测试剂盒	深圳宝安康	胶体金法	氯霉素	花甲、基围虾、猪肉、鸡肉	0.1 µg/kg	≤1%	≤10%	0%	10%	符合	批号: 2021100901
38	呋喃西林代谢物胶体金法快速检测试剂盒	深圳英思太	胶体金法	呋喃西林代谢物	草鱼、基围虾	0.5 µg/kg	≤5%	≤5%	0%	0%	符合	批号: IST071220210926
39	呋喃唑酮代谢物胶体金法快速检测试剂盒	深圳英思太	胶体金法	呋喃唑酮代谢物	草鱼、基围虾	0.5 µg/kg	≤5%	≤5%	0%	0%	符合	批号: IST071120210926
40	呋喃西林代谢物(组织)残留检测试纸条	北京勤邦	胶体金法	呋喃西林代谢物	草鱼、基围虾	0.5 µg/kg	≤5%	≤5%	3%	0%	符合	批号: H211013C10GZ
41	呋喃唑酮代谢物(组织)残留检测试纸条	北京勤邦	胶体金法	呋喃唑酮代谢物	草鱼、基围虾	0.5 µg/kg	≤5%	≤5%	0%	0%	符合	批号: H211013A10GZ
42	TRIPHIL 磺胺类(组织)快速检测卡	深圳三方圆	胶体金法	磺胺嘧啶	大头鱼、猪肉、鸡肉	100 µg/kg	≤5%	≤15%	0%	3%	符合	批号: 20210825B100B
				磺胺二甲嘧啶					3%	0%	符合	

				磺胺甲基嘧啶					0%	6%	符合	
				磺胺间甲氧嘧啶					0%	13%	符合	
43	TRIPHIL 四环素类(组织)快速检测卡	深圳三方圆	胶体金法	四环素	大头鱼、猪肉、鸡肉	100 µg/kg	≤5%	≤15%	0%	3%	符合	批号: 20210909B100B
				金霉素					0%	0%	符合	
				土霉素					0%	0%	符合	
44	TRIPHIL 黄曲霉毒素 M1(液态奶)快速检测卡	深圳三方圆	胶体金法	黄曲霉毒素 M1	纯牛奶	0.5 µg/L	≤1%	≤10%	0%	0%	符合	批号: 20210908B05B
45	TRIPHIL 玉米赤霉烯酮(粮食)快速检测卡	深圳三方圆	胶体金法	玉米赤霉烯酮	玉米渣	60 µg/kg	≤5%	≤10%	0%	0%	符合	批号: 20210913B60B
46	黄曲霉毒素 B1 快速检测试纸条	东莞森迈德	胶体金法	黄曲霉毒素 B1	花生油、大豆油	花生油: 20 µg/kg; 大豆油: 10 µg/kg	≤1%	≤10%	0%	10%	符合	批号: 20210901
47	亚硝酸盐检测管	广东达元绿洲	比色法	亚硝酸盐	酸菜、火腿肠	酸菜: 20 mg/kg; 火腿肠: 30 mg/kg	≤1%	≤15%	0%	0%	符合	批号: 20211020
48	TRIPHIL 甲醇快速检测试剂盒	深圳三方圆	比色法	甲醇	白酒	0.6 g/L	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	批号: 20211011A

49	TRIPHIL 硫酸铝钾快速检测试剂盒	深圳三方圆	比色法	硫酸铝钾	油条、挂面	挂面: 25 mg/kg; 油条: 100 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	批号: 20211011A
50	食用油酸价、过氧化值快速检测试纸	桂林中辉	比色法	酸价	大豆油、食用油	3 mg KOH/g	≤5%	≤10%	0%	0%	符合	批号: 21128
				过氧化值		0.25 g /100g			0%	0%	符合	
51	二氧化硫检测管	广东达元绿洲	比色法	二氧化硫	饺子皮、酸菜	饺子皮: 50 mg/kg; 酸菜: 100 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	批号: 20211012
52	TRIPHIL 吊白块快速检测试剂盒	深圳三方圆	比色法	吊白块	米粉	10 mg/kg	≤5%	≤15%	0%	0%	符合	批号: 20211011A
53	黄曲霉毒素 B1 (粮油、饲料)残留检测测试纸条	北京勤邦	胶体金法	黄曲霉毒素 B1	花生油、大豆油	花生油: 20 µg/kg; 大豆油: 10 µg/kg	≤1%	≤10%	0%	0%	符合	批号: YS211003A20SZ
54	TRIPHIL 黄曲霉毒素 B1 (粮油)快速检测卡	深圳三方圆	胶体金法	黄曲霉毒素 B1	花生油、大豆油	花生油: 20 µg/kg; 大豆油: 10 µg/kg	≤1%	≤10%	0%	20%	不符合	批号: 20210830A

注:

1. “深圳市三方圆生物科技股份有限公司”简称深圳三方圆;“深圳市绿诗源生物技术有限公司”简称深圳绿诗源;“东莞市森迈德生物科技股份有限公司”简称东莞森迈德;“广东恒度检测科技有限公司”简称广东恒度;“广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司”简称广东达元绿洲;“广州万联生物科技股份有限公司”简称广州万联;“北京勤邦生物技术有限公司”简称北京勤邦;“深圳市英思太检验检测有限公司”简称深圳英思太;“深圳市易瑞生物技术股份有限公司”简称深圳易瑞;“广

州瑞森生物科技股份有限公司”简称广州瑞森；“深圳市宝安康生物技术有限公司”简称深圳宝安康；“桂林中辉科技发展有限公司”简称桂林中辉；“美正生物科技股份有限公司”简称美正生物。

2. 评价依据：DB4403/T 96-2020《食品快速检测产品评价技术规范》